

藥品疫苗冰箱及不斷電系統每月保養測試表

月份	冰箱保養	高溫警報測試	低溫警報測試	備註
1 月				
2 月				
3 月				
4 月				
5 月				
6 月				
7 月				
8 月				
9 月				
10 月				
11 月				
12 月				

檢查完成後，請簽名並填寫日期時間。

1. 冰箱保養步驟：

- 保養時請暫時關閉冰箱電源。
- 使用軟刷清理冰箱散熱器上的灰塵，並以濕布擦拭冰箱門膠條及門框，確保清潔無異物。
- 建議每年安排一次專業檢測與保養，以確保設備正常運作；如需年度保養服務，請洽大元。

2. 高溫警報測試步驟：打開冰箱門使溫度上升，當溫度超過 8°C 時應發出警報。

3. 低溫警報測試步驟：以冷凍冰寶或冰袋接觸溫度感測器，低於 2°C 時應發出警報。