

## 藥品疫苗冰箱及不斷電系統每月保養測試表

| 月份  | 冰箱保養 | 高溫警報測試 | 低溫警報測試 | 不斷電系統測試 |
|-----|------|--------|--------|---------|
| 1月  |      |        |        |         |
| 2月  |      |        |        |         |
| 3月  |      |        |        |         |
| 4月  |      |        |        |         |
| 5月  |      |        |        |         |
| 6月  |      |        |        |         |
| 7月  |      |        |        |         |
| 8月  |      |        |        |         |
| 9月  |      |        |        |         |
| 10月 |      |        |        |         |
| 11月 |      |        |        |         |
| 12月 |      |        |        |         |

檢查完成後，請簽名並填寫日期時間。

### 1. 冰箱保養步驟：

- 保養時請暫時關閉冰箱電源。
- 使用軟刷清理冰箱散熱器上的灰塵，並以濕布擦拭冰箱門膠條及門框，確保清潔無異物。
- 建議每年安排一次專業檢測與保養，以確保設備正常運作；如需年度保養服務，請洽大元。

2. 高溫警報測試步驟：打開冰箱門使溫度上升，當溫度超過 8°C 時應發出警報。

3. 低溫警報測試步驟：以冷凍冰寶或冰袋接觸溫度感測器，低於 2°C 時應發出警報。

### 4. 不斷電系統測試步驟：

拔除不斷電系統的市電插頭，模擬停電狀態，確認冰箱是否仍可持續正常運作；  
30 分鐘後重新插回市電插頭，並確認不斷電系統與冰箱均恢復正常運作。